

Tempshield

P.O. Box 199 Mt. Desert, ME 04660 USA

www.tempshield.com

Ogłoszenie o Stosowanie: Wodoodporne Rękawice Waterproof Cryo-Gloves®

Data wydania: 2019.10.09 r. Wer.: G


Informacja o użyciu: Wodoodporne rękawice Waterproof Cryo-Gloves® to wielowarstwowe rękawice kriogeniczne zaprojektowane do tego, aby zapewnić wysoki poziom ochrony rąk i ramion przed ekstremalnie niskimi temperaturami w zimnych warunkach pracy, przed przenikaniem chłodu przez bezpośredni kontakt z zimnymi przedmiotami oraz przed rozpryskami zimnych cieczy i przypadkowym kontaktem z nimi. Rękawice są przeznaczone do różnych zastosowań i szerokiego zakresu sytuacji, w których wymagana jest trwałość i wodoodporność rękawic.

- Rękawice powinny być luźno dopasowane, aby zapewnić maksymalną wydajność i możliwość szybkiego zdejmowania w niebezpiecznych sytuacjach.
- Zdejmowanie awaryjne odbywa się poprzez potrząśnięcie ręką ku dołowi w dół siłą.
- Właściwe dopasowanie ma wpływ na parametry produktu — ściśle dopasowanie prowadzi do utraty ciepła.
- Wybierz odpowiednią długość rękawicy do zastosowania.
- Regularnie sprawdzaj stan swoich rękawic i wymień je, jeśli są przedziurawione, uszkodzone lub znacznie zużyte.

Ograniczenia użytkowania: Maksymalny czas ekspozycji na bardzo niskie temperatury zależy od wielu zmiennych, w tym warunków atmosferycznych, wykonywanego zadania i fizjologii użytkownika. Strumień termiczny przepuszczany przez rękawicę jest wystarczająco niski, aby zapewnić użytkownikowi czas wystarczający do bezpiecznego wyjścia z niebezpiecznej sytuacji.

Ostrzeżenie:

- Rękawice nie są przeznaczone do zanurzenia w płynach kriogenicznych.
- Nie służą do ochrony przed wysokimi temperaturami. Nie używać w pobliżu otwartego ognia lub źródeł zapłonu.

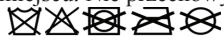Instrukcje konserwacji: Przechowywać w czystym i suchym miejscu. Nie przechowywać pod ciężkimi przedmiotami, które mogłyby zgnieść izolację. Nie prać w pralce ani nie suszyć mechanicznie*. 

* Wodoodporne rękawice Waterproof Cryo-Gloves® nie zostały poddane testowi prania CE.

Dezynfekcja: Aby zachować właściwości wodoodporne rękawice Waterproof Cryo-Gloves® w zakresie ochrony przed zimnem, nie należy ich sterylizować w autoklawie.


Opakowanie: Wodoodporne rękawice Waterproof Cryo-Gloves® są pakowane w pary w torebkach foliowych.

Transport: do transportu pakowane osobno pary rękawic są dodatkowo pakowane w odpowiedni karton spełniający wszystkie odpowiednie wymagania transportowe.


Wodoodporne rękawice Waterproof Cryo-Gloves® spełniają wszystkie podstawowe wymagania BHP określone w rozporządzeniu PPE (UE) 2016/425. Są ergonomicznie zaprojektowane, pozbawione czynników ryzyka oraz czynników uciążliwych, nie zawierają materiałów, o których wiadomo, że powodują alergie lub zagrożenie dla zdrowia, i są wygodne przy dłuższym noszeniu.



Zimno konwekcyjne
Zimno kontaktowe
Nieprzenikalność wody

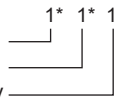

Odporność na ścieranie
Odporność na przecięcie
Odporność na rozdarcie
Odporność na przebicie

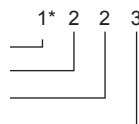

Parametry: EN 511:2006	Poziom	Parametry: EN 420:2003 + A1:2009	Poziom	Parametry: EN 388:2016	Poziom	Parametry: Zanurzenie w ciepłym azocie MR 019
Zimno konwekcyjne	4*	pH.....	Zdać	Odporność na ścieranie	1*	Średni czas dotyczący wewnętrznej rękawicy spadek temperatury z 35°C do 5°C = 71,5 s
Zimno kontaktowe	2*	Rozmiarówka ...	8-9-10-11-12-13 **	Odporność na przecięcie	2	 Zdać
Nieprzenikalność wody	1	Zręczność	0	Odporność na rozdarcie ...	3	
Elastyczność	Zdać	** Rozmiary zgodne z normą na podstawie decyzji eksperta.		Odporność na przebicie	3	
Elastyczność przy ekstremalnie niskich temperaturach ...	Zdać					

*Testy potwierdzają poziom 4 zimna konwekcyjnego oraz poziom 2 zimna kontaktowego, ale w przypadku poziomu 1 odporności na ścieranie dopuszczalne jest zaraportowane wyłącznie poziomu 1 w odniesieniu do zimna.

Dostępne modele i rozmiary wodoodporne rękawice Waterproof Cryo-Gloves®:

Model	Rozmiar: USA	EN 420	Model	Rozmiar: USA	EN 420	Model	Rozmiar: USA	EN 420	Model	Rozmiar: USA	EN 420
Długość nadgarstka			Długość przedramienia			Długość łokcia			Długość ramienia		
WRSWP	S	8	MASWP	S	8	EBSWP	S	8	SHSWP	S	8
WRMWP	M	9	MAMWP	M	9	EBMWP	M	9	SHMWP	M	9
WRLWP	L	10	MALWP	L	10	EBLWP	L	10	SHLWP	L	10
WRXLWP	XL	11	MAXLWP	XL	11	EBXLWP	XL	11	SHXLWP	XL	11
WRXXLWP	XXL	12	MAXXLWP	XXL	12	EBXXLWP	XXL	12	SHXXLWP	XXL	12
WR3XLWP	3XL	13	MA3XLWP	3XL	13	EB3XLWP	3XL	13	SH3XLWP	3XL	13

Zachowaj ten dokument dla odnośnić się. O dodatkowe kopie można poprosić dział obsługi klienta, pisząc na adres info@tempshield.com. Kopie deklaracji zgodności UE można uzyskać pod następującym adresem: <https://tempshield.com/pages/eu-declaration-of-conformity>.



Badanie typu UE zostało przeprowadzone przez firmę ASOCIACION DE INVESTIGACION DE LA INDUSTRIA TEXTIL Plaza Emilio Sala, 1 E-03801 ALCOY (ALICANTE) Hiszpania Nr jednostki notyfikowanej 0161



Nadzór modułu D prowadzony jest przez Shirley Technologies LTD (nazwa handlowa: BTTG) Unit 6, Wheel Forge Way, Trafford Park, Manchester M17 1EH Wielka Brytania Nr jednostki notyfikowanej 0338

PL