

Tempshield

P.O. Box 199 Mt. Desert, ME 04660 USA www.tempshield.com

Ogłoszenie o Stosowaniu: **Wodoodporne Rękawice Waterproof Cryo-Grip®**

Data wydania: 2019.27.06 Wer.: K

Informacja o użyciu: Wodoodporne rękawice Waterproof Cryo-Grip® to wielowarstwowe rękawice kriogeniczne zaprojektowane do tego, aby zapewnić wysoki poziom ochrony rąk i ramion przed ekstremalnie niskimi temperaturami w zimnych warunkach pracy, przed przenikaniem chłodu przez bezpośredni kontakt z zimnymi przedmiotami oraz przed drobnymi rozpryskami płynów kriogenicznych i przypadkowym kontaktem z nimi. Rękawice są przeznaczone do różnych zastosowań i szerokiego zakresu sytuacji, w których wymagana jest trwałość, wodoodporność i wysoki poziom przyczepności rękawic. Zapewniają również ograniczoną ochronę przed zagrożeniami mechanicznymi w obszarze dłoni.

- Rękawice powinny być luźno dopasowane, aby zapewnić maksymalną wydajność i możliwość szybkiego zdejmowania w niebezpiecznych sytuacjach.
- Zdejmowanie awaryjne odbywa się poprzez potrząśnięcie ręką ku dółowi w dół siłą.
- Właściwe dopasowanie ma wpływ na działanie poprawnie — ściśle dopasowanie prowadzi do utraty ciepła.
- Wybierz odpowiednią długość rękawicy do zastosowania: CGWR_WP do ochrony dłoni (bez nadgarstka), CGMA_WP do ochrony przedramienia, CGEB_WP do ochrony ręki do łokcia oraz CGSH_WP do ochrony ręki do barku.
- Okresowo sprawdzaj stan rękawic. Rękawice, które zostały pocięte, podarte, przebite lub zużyte do białej wkładki, należy wymienić.

Ograniczenia użytkowania: Maksymalny czas ekspozycji na bardzo niskie temperatury zależy od wielu zmiennych, w tym warunków atmosferycznych, wykonywanego zadania i fizjologii użytkownika. Strumień termiczny przepuszczany przez rękawicę jest wystarczająco niski, aby zapewnić użytkownikowi czas wystarczający do bezpiecznego wyjścia z niebezpiecznej sytuacji.

Ostrzeżenie:

- Rękawice nie są przeznaczone do zanurzenia w płynach kriogenicznych.
- Nie służą do ochrony przed wysokimi temperaturami. Nie używać w pobliżu otwartego ognia lub źródeł zapłonu.
- Nie nosić, gdy istnieje ryzyko zaplątania się rękawic w ruchome części maszyny.

Instrukcje konserwacji: Przechowywać w czystym i suchym miejscu. Nie przechowywać pod ciężkimi przedmiotami, które mogłyby zgnieść izolację. Nie prać w pralce ani nie suszyć mechanicznie. * ~~✗~~ ~~✗~~ ~~✗~~ ~~✗~~ ~~✗~~

* Wodoodporne rękawice Waterproof Cryo-Grip® nie zostały poddane testowi prania CE.

Dezynfekcja: Aby zachować właściwości wodoodporne rękawic Waterproof Cryo-Grip® w zakresie ochrony przed zimnem, nie należy ich sterylizować w autoklawie.

Opakowanie: Wodoodporne rękawice Waterproof Cryo-Grip® są pakowane w pary w torebkach foliowych.

Transport: Do transportu pakowane osobno pary rękawic są dodatkowo pakowane w odpowiedni karton spełniający wszystkie odpowiednie wymagania transportowe.

Wodoodporne rękawice Waterproof Cryo-Grip® spełniają wszystkie podstawowe wymagania BHP określone w rozporządzeniu PPE (UE) 2016/425. Są ergonomicznie zaprojektowane, pozbawione czynników ryzyka oraz czynników uciążliwych, nie zawierają materiałów, o których wiadomo, że powodują alergie lub zagrożenie dla zdrowia, i są wygodne przy dłuższym noszeniu.

EN 511



Zimno konwekcyjne (nadgarstek) 2
Zimno konwekcyjne (połowa przedramienia/ łokieć/ bark) 3
Zimno kontaktowe (wszystkie rodzaje) 1
Nieprzenikalność wody (wszystkie rodzaje) 1

EN 388



Odporność na ścieranie (wszystkie rodzaje) 2
Odporność na przecięcie (wszystkie rodzaje) 2
Odporność na rozdarcie (wszystkie rodzaje) 2
Odporność na przebicie (wszystkie rodzaje) 3
Ochrona przed uderzeniami (wszystkie rodzaje) X

Parametry: EN 511:2006	Poziom	Parametry: EN 420:2003 + A1:2009	Poziom	Parametry: EN 388:2016	Poziom	Parametry: Zanurzenie w ciepłym azocie MR 019
Zimno konwekcyjne 3 / 4 ‡		pH Zdać		Odporność na ścieranie 2* / 4 ‡		Średni czas dotyczący wewnętrznej rękawicy
(model na nadgarstek 2 / 4 ‡)		Zręczność 5 / 5 ‡		Odporność na przecięcie 2* / 5 ‡		spadek temperatury z
Zimno kontaktowe 2 / 4 ‡				Odporność na rozdarcie 2* / 4 ‡		35°C do 5°C = 71,5 s
Nieprzenikalność wody ... 1 / 1 ‡				Odporność na przebicie 3* / 4 ‡		 Zdać
Elastyczność Zdać				Odporność na uderzenie X		
Elastyczność przy ekstremalnie niskich temperaturach Zdać						
* Ogólna klasyfikacja niekoniecznie odzwierciedla poziomy osiągnięty przez najbardziej zewnętrzną warstwę.						
‡ Najwyższa (_ / _) odpowiada najwyższemu poziomowi, jaki można osiągnąć zgodnie z metodami testowania.						

Wodoodporne Rękawice Waterproof Cryo-Grip® Dostępne modele i rozmiary:											
Model Rozmiar: U.S. EN 420 + A1			Model Rozmiar: U.S. EN 420 + A1			Model Rozmiar: U.S. EN 420 + A1			Model Rozmiar: U.S. EN 420 + A1		
Długość nadgarstka			Długość przedramienia			Długość łokcia			Długość ramienia		
CGWRSWP	S	8	CGMASWP	S	8	CGBSWP	S	8	CGSHSWP	S	8
CGWRMWP	M	9	CGMAMWP	M	9	CGBMWP	M	9	CGSHMWP	M	9
CGWRLWP	L	10	CGMALWP	L	10	CGBLWP	L	10	CGSHLWP	L	10
CGWRXLWP	XL	11	CGMAXLWP	XL	11	CGBXLWP	XL	11	CGSHXLWP	XL	11
CGWRXXLWP	XXL	12	CGMAXXLWP	XXL	12	CGBXXLWP	XXL	12	CGSHXXLWP	XXL	12
CGWR3XLWP	3XL	13	CGMA3XLWP	3XL	13	CGB3XLWP	3XL	13	CGSH3XLWP	3XL	13

Zachowaj ten dokument dla odnośności. O dodatkowe kopie można poprosić dział obsługi klienta, pisząc na adres e-mail: info@tempshield.com. Kopie Europejskiej Deklaracji zgodności można uzyskać pod następującym adresem: <https://tempshield.com/pages/eu-declaration-of-conformity>.



Badanie typu UE zostało przeprowadzone przez firmę Institut Français du Textile et de l'Habillement 42 Ter Avenue Guy de Collongue 69134 ECULLY CEDEX Francja Nr jednostki notyfikowanej 0072



Nadzór modułu D prowadzony jest przez Shirley Technologies LTD (nazwa handlowa: BTGT) Unit 6, Wheel Forge Way, Trafford Park, Manchester M17 1EH Wielka Brytania Nr jednostki notyfikowanej 0338

PL