

Tempshield

P.O. Box 199 Mt. Desert, ME 04660 USA

www.tempshield.com

Ogłoszenie o Stosowanie: **Fartuch Cryo-Apron®**

Data wydania: 06.27.2019 r. Wer.: F

Informacja o użyciu: Fartuchy Cryo-Apron® to wielowarstwowe kriogeniczne fartuchy ochronne zaprojektowane tak, aby zapewnić wysoki stopień ochrony torsu oraz górnej części nóg przed przewodzeniem zimna poprzez bezpośredni kontakt z zimnymi przedmiotami oraz poprzez rozprysk zimnych cieczy. Fartuchy są przeznaczone do różnorodnych zastosowań w wielu warunkach.

- Wybierz odpowiednią długość fartucha zgodnie z przeznaczeniem.
- Fartuchy są wyposażone w regulowane paski do zapięcia przy karku i w pasie, dzięki czemu można je bezpiecznie zamocować. Najpierw zapnij i dostosuj szerokość paska w pasie, tak aby wygodnie dopasować go do talii. Następnie zapnij i wyreguluj pasek za karkiem, tak aby góra fartucha przylegała do klatki piersiowej, ale jednocześnie nie ciągnęła szyi w dół.
- W sytuacji awaryjnej rozpiąć zatrzask w pasie i pochylić się do przodu, aby fartuch stanął z dala od ciała, a następnie rozpiąć zatrzask na karku.
- Podczas pracy z cieczami kriogenicznymi oprócz fartucha należy nosić wodoodporne rękawice Cryo-Glove®.
- Regularnie sprawdzaj stan swojego fartucha i wymień go, jeśli jest uszkodzony lub znacznie zużyty.

Ograniczenia użytkowania: Maksymalny czas ekspozycji na bardzo niskie temperatury zależy od wielu zmiennych, w tym warunków atmosferycznych, wykonywanego zadania i fizjologii użytkownika. Strumień termiczny przepuszczany przez fartuch jest wystarczająco niski, aby zapewnić użytkownikowi czas wystarczający do bezpiecznego wyjścia z niebezpiecznej sytuacji.

Ostrzeżenie: Fartuchy Cryo-Apron® nie są przeznaczone do ochrony jakiegokolwiek części ciała przed zanurzeniem w ciekłym azocie (LN2) lub jakimkolwiek innym ciekłym kriogen. Nie służy do ochrony przed wysoką temperaturą. Nie używać w pobliżu otwartego ognia lub źródeł zapłonu.

Instrukcje konserwacji: Przechowywać w czystym i suchym miejscu. Nie przechowywać pod ciężkimi przedmiotami, które mogłyby zgnieść izolację. Nie prać w pralce ani nie suszyć mechanicznie*.

* Fartuchy Cryo-Apron® nie zostały poddane testowi prania CE.

Opakowanie: Fartuchy Cryo-Apron® są oddzielnie pakowane w torebki foliowe.

Transport: Do transportu, pakowane osobno fartuchy są dodatkowo pakowane w odpowiedni karton spełniający wszystkie odpowiednie wymagania transportowe.

Fartuchy Cryo-Apron® spełniają wszystkie podstawowe wymagania BHP określone w rozporządzeniu PPE (UE) 2016/425. Są ergonomicznie zaprojektowane, pozbawione czynników ryzyka oraz czynników uciążliwych, nie zawierają materiałów, o których wiadomo, że powodują alergie lub zagrożenie dla zdrowia, i są wygodne przy dłuższym noszeniu.

Parametry: ISO 5085-1:1989	Poziom	Parametry: EN ISO 13688:2013 Dostępne modele i rozmiary fartuchów Cryo-Apron®:	Parametry: EN 388:2016	Poziom															
Zimno kontaktowe	2	<table><tr><td>Model</td><td>Rozmiary: Szerokość w pasie</td><td>Długość</td></tr><tr><td>CA36</td><td>61cm / 24"</td><td>91cm / 36"</td></tr><tr><td>CA42</td><td>61cm / 24"</td><td>107cm / 42"</td></tr><tr><td>CA48</td><td>61cm / 24"</td><td>122cm / 48"</td></tr><tr><td>CA54</td><td>61cm / 24"</td><td>137cm / 54"</td></tr></table>	Model	Rozmiary: Szerokość w pasie	Długość	CA36	61cm / 24"	91cm / 36"	CA42	61cm / 24"	107cm / 42"	CA48	61cm / 24"	122cm / 48"	CA54	61cm / 24"	137cm / 54"	Punkt 6.1 - Odporność na ścieranie	1
Model	Rozmiary: Szerokość w pasie	Długość																	
CA36	61cm / 24"	91cm / 36"																	
CA42	61cm / 24"	107cm / 42"																	
CA48	61cm / 24"	122cm / 48"																	
CA54	61cm / 24"	137cm / 54"																	
			Punkt 6.4 - Odporność na rozdarcie	2															

Parametry: EN ISO 2286-3:1998 + ISO 4675: 1990	Poziom	Parametry: EN 20811:1993	Parametry: EN ISO 7854:1997 Methode A	Poziom
Elastyczność przy ekstremalnie niskich temperaturach	Zdać	Tekstylna — Odporność na przenikanie wody	Pęknięcie przy zginaniu	Zdać
		>1000		

Zachowaj ten dokument dla odniesienia. O dodatkowe kopie można poprosić dział obsługi klienta, pisząc na adres info@tempshield.com. Kopie deklaracji zgodności UE można uzyskać pod następującym adresem: <https://tempshield.com/pages/eu-declaration-of-conformity>.



Badanie typu UE zostało przeprowadzone przez firmę ASOCIACION DE INVESTIGACION DE LA INDUSTRIA TEXTIL Plaza Emilio Sala, 1 E-03801 ALCOY (ALICANTE) Hiszpania Nr jednostki notyfikowanej 0161



Nadzór modułu D prowadzony jest przez Shirley Technologies LTD (nazwa handlowa: BTTG) Unit 6, Wheel Forge Way, Trafford Park, Manchester M17 1EH Wielka Brytania Nr jednostki notyfikowanej 0338

PL