

Tempshield

P.O. Box 199 Mt. Desert, ME 04660 USA

www.tempshield.com

Ogłoszenie o Stosowanie: **Cryo-Gaiters™ i PINK Cryo-Gaiters™**

Data wydania: 2019.07.17 Wer.: C

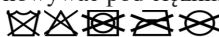
Informacja o użyciu: Ochraniacze Cryo-Gaiters™ i PINK Cryo-Gaiters™ to wielowarstwowe ochronne kriogeniczne getry zaprojektowane w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony dolnych odcinków nóg i wierzchołków stóp przed rozpryskami zimnych płynów oraz aby zapewnić stopień ochrony przed przenoszeniem zimna poprzez bezpośredni kontakt z zimnymi przedmiotami. Getry są przeznaczone do różnorodnych zastosowań w wielu warunkach.

- Ochraniacze Cryo-Gaiters™ i PINK Cryo-Gaiters™ powinny być noszone z otworem na zewnętrznej stronie nogi.
- Wybierz odpowiedni getr do swojego zastosowania, w zależności od rodzaju tkaniny.
- Umieść ukształtowany podnosek na stopie, a następnie zabezpiecz boki. Ochraniacze Cryo-Gaiters™ i PINK Cryo-Gaiters™ są wyposażone w zapięcia na rzepy Velcro® z boku, umożliwiające pewne dopasowanie do szerokiej gamy rozmiarów nóg. Zaczep Velcro® należy zapiąć tak, aby getr dobrze przylegał do nogi.
- Usuwanie awaryjne odbywa się poprzez złapanie języczka na zewnętrznej stronie nogi i pociągnięcie do przodu szybkim ruchem.
- Ochraniacze Cryo-Gaiters™ i PINK Cryo-Gaiters™ są oferowane w stałej wysokości. Podczas obchodzenia się z cieczami kriogenicznymi należy również nosić fartuch Cryo-Apron® dobrany tak, aby zachodził nieznacznie na górę getrów. W każdej sytuacji podczas przenoszenia przedmiotów zamrożonych w cieczach kriogenicznych należy również nosić wodoodporne rękawice Cryo-Gloves®.
- Okresowo sprawdzaj stan ochraniaczy. Ochraniacze, które zostały pocięte, podarte, przebite lub przetarte do białej wkładki, należy wymienić.

Ograniczenia użytkowania: Maksymalny czas ekspozycji na bardzo niskie temperatury zależy od wielu zmiennych, w tym warunków atmosferycznych, wykonywanego zadania i fizjologii użytkownika. Strumień termiczny przepuszczany przez ochraniacze jest wystarczająco niski, aby zapewnić użytkownikowi czas wystarczający do bezpiecznego wyjścia z niebezpiecznej sytuacji.

Ostrzeżenie:

- Ochraniacze Cryo-Gaiters™ i PINK Cryo-Gaiters™ nie chronią dolnej części stóp przed rozlanymi płynami kriogenicznymi.
- Ochraniacze Cryo-Gaiters™ i PINK Cryo-Gaiters™ powinny być noszone z butami z pełnymi czubkami.
- Ochraniacze Cryo-Gaiters™ i PINK Cryo-Gaiters™ nie są przeznaczone do ochrony przed ciepłem. Nie używać w pobliżu otwartego ognia lub źródeł zapłonu.

Instrukcje konserwacji: Przechowywać w czystym i suchym miejscu. Nie przechowywać pod ciężkimi przedmiotami, które mogłyby zgnieść izolację. Nie prać w pralce ani nie suszyć mechanicznie.* 

* Ochraniacze Cryo-Gaiters™ i PINK Cryo-Gaiters™ nie zostały poddane testowi prania CE.

Opakowanie: Ochraniacze Cryo-Gaiters™ i PINK Cryo-Gaiters™ są pakowane w pary w torebkach foliowych.

Transport: W przypadku transportu pakowane osobno pary getrów powinny zostać dodatkowo zapakowane w odpowiedni karton spełniający wszystkie odpowiednie wymagania transportowe.

Ochraniacze Cryo-Gaiters™ i PINK Cryo-Gaiters™ spełniają wszystkie podstawowe wymagania BHP określone w rozporządzeniu PPE (UE) 2016/425. Są ergonomiczne, pozbawione czynników ryzyka oraz czynników uciążliwych, nie zawierają materiałów, o których wiadomo, że powodują alergie lub zagrożenie dla zdrowia, i są wygodne przy dłuższym noszeniu.

Parametry: ISO 5085-1:1989		Parametry: EN ISO 13688:2013 Informacje o rozmiarze ochraniaczy Cryo-Gaiters™ i PINK Cryo-Gaiters™:			Parametry: EN 388:2016	
	Poziom					Poziom
Zimno kontaktowe	2	Model	Szerokość	Wysokość	Punkt 6.1 - Odporność na ścieranie.....	0
		CPGR	33 cm - 48 cm / 13" - 19"	40,5 cm / 16"	Punkt 6.4 - Odporność na rozdarcie.....	2
		P-CPGR	33 cm - 48 cm / 13" - 19"	40,5 cm / 16"	Punkt 6.5 - Odporność na przebicie.....	3

Parametry: EN ISO 2286-3:1998 + ISO 4675:1990		Parametry: EN 20811:1993		Parametry: EN ISO 7854:1997 - Method A	
	Poziom		Poziom		Poziom
Elastyczność przy ekstremalnie temperaturach niskich	Zdać	Tekstylika —		Pękanie przy zginaniu	Zdać
		Wyznaczanie wodoszczelności	>1000		

Zachowaj ten dokument dla odnośnić się. O dodatkowe kopie można poprosić dział obsługi klienta, pisząc na adres e-mail: info@tempshield.com. Kopie deklaracji zgodności UE można uzyskać pod następującym adresem: <https://tempshield.com/pages/eu-declaration-of-conformity>.



Badanie typu WE zostało przeprowadzone przez firmę ASOCIACION DE INVESTIGACION DE LA INDUSTRIA TEXTIL Plaza Emilio Sala, 1 E-03801 ALCOY (ALICANTE) Hiszpania Nr jednostki notyfikowanej 0161



Nadzór modułu D prowadzony jest przez Shirley Technologies LTD (nazwa handlowa: BTTG) Unit 6, Wheel Forge Way, Trafford Park, Manchester M17 1EH Wielka Brytania Nr jednostki notyfikowanej 0338

PL